

Notice

Accessoire décentrement pour ultrasons

Réf. 00736



Présentation

1. Introduction

Cet accessoire permet de décentrer un émetteur ou un récepteur à ultrasons par rapport au rail sur lequel il est disposé. Il est parfaitement adapté au TP sur la détermination de la vitesse du son.

2. Contenu de l'emballage

- Un accessoire décentrement
- une notice

Montage

L'accessoire décentrement permet d'accueillir un émetteur ou un récepteur ultrason de type 05225 ou 05226.

Pour cela, il vous faut retirer l'émetteur ou le récepteur de son cavalier curseur. Il faut venir ensuite le positionner sur l'accessoire décentrement comme indiqué sur la page suivante :

**Etape 1 :**

Approcher l'émetteur ou le récepteur, sans son cavalier curseur, de l'accessoire décentrement

**Etape 2 :**

Insérer la cellule à ultrason au niveau du joint de maintien

**Etape 3 :**

Introduire en force la cellule à ultrason pour qu'elle soit maintenue fermement dans son nouveau support



La cellule convenablement montée sur l'accessoire décentrement

Le dispositif est maintenant prêt à être utilisé sur le rail 03232 :

